



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU

TA-GL04/R00/00

ÇEKER OCAK KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

Çeker ocağın doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat çeker ocakları kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Kimyasal maddelerle sadece çeker ocak altında ve eldivenle çalışınız.
2. Çeker ocağın aydınlatmasını açmak için **Light** düğmesine basınız.
3. Mümkün oldukça çeker ocağın kapağını kapatarak “çekme” modunda kullanınız.
4. Çeker ocağın kapağını kapatmak için **DOWN**, açmak için **UP** düğmesine basınız .

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH:

. .20

HAZIRLAYAN

Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL

Öğretim Üyesi

TARİH:

. .20

KONTROL EDEN

Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY

Kalite Komisyonu Başkanı

TARİH:

. .20

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Nuran AYSUL

Müdür