



DİJİTAL KUMPAS KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

Dijital kumpasların doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat dijital kumpasları kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarında çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı.

4. UYGULAMALAR

Dış ölçümün yapılışı :

1. Kumpas çenelerini, ölçümü yapılacak genişlikten büyük aç.
2. Sabit çeneyi ölçülecek genişliğin bir yüzeyine ve hareketli çeneyi de yavaşça diğer yüzeyine daya.
3. Hareketli çene üzerinde ölçü değerini oku.

İç ölçümün yapılışı :

1. Kumpas çenelerini, ölçümü yapılacak genişlikten küçük aç.
2. Sabit çeneyi ölçülecek genişliğin bir yüzeyine ve hareketli çeneyi de yavaşça diğer yüzeyine daya.
3. Hareketli çene üzerindeki ekrandan ölçü değerini oku.

Derinlik ölçümün yapılışı :

1. Kumpas kılıcını, ölçümü yapılacak derinliğin tabanına daya.
2. Sabit çenenin kılıç tarafındaki bitiş noktasının ölçülecek derinliğin başlangıç yüzeyine ve aynı zamanda da kılıç ucunun derinlik tabanına dayalı olmasını sağla.
3. Hareketli çene üzerindeki tespit vidasını sık ve kumpası derinlikten çıkar.
4. Hareketli çene üzerindeki ölçü değerini oku.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: . .20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: . .20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: . .20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL

	Müdür
--	-------