



GERBER SANTRİFÜJÜ KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

Gerber santrifüj cihazının doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat gerber santrifüj cihazlarını kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Cihaz çalışılan ürüne göre programlanır (cihazın hızı, santrifüj süresi).
2. Tüpler godelere karşılıklı dengelenerek yerleştirilir.
3. Santrifüj kapağı kapatılır.
4. START düğmesine basılır.
5. Süre bitiminde santrifüj kapağı açılır.
6. Tüpler dikkatlice çıkartılır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH:

. .20

HAZIRLAYAN

Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL

Öğretim Üyesi

TARİH:

. .20

KONTROL EDEN

Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY

Kalite Komisyonu Başkanı

TARİH:

. .20

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Nuran AYSUL

Müdür