



HASSAS TERAZİ KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

Hassas terazinin doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat hassa terazileri kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

Terazinin düz bir yüzeyde olması sağlanır.

- Terazinin denge ayarı yapılır. (denge ayarı yapılırken donanımın arka kısmındaki hareketli dairenin çember sınırlı içinde olmasına özen gösterilir.)
- Denge ayarı yapıldıktan sonra terazinin yerinden oynatılmaması gerekir.
- Terazinin üzerinde ve içinde daha önceden dökülmüş madde varsa bir fırça yardımı ile temizlenir.
- ON-OFF düğmesine basılarak açılır.
- Tartım yapılırken kullanılacak objenin (kağıt, ependorf, beher vb.) TARE düğmesine basılarak darası alınır.
- Tartımı yapılacak madde spatül yardımı ile teraziye konulur. Ölçüm yapılır.
- Donanımın ON-OFF düğmesine basılarak kapatılır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: . .20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: . .20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: . .20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür