



İLETKENLİK ÖLÇER KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

İletkenlik ölçerin doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat iletkenlik ölçerleri kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarında çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Cihaz prize takılır
2. Cihaz açma kapama düğmesinden açılır
3. Prob saf su ile temizlenir
4. Ölçüm yapılmak istenilen numuneye prob daldırılır
5. Ekranda görülen iletkenlik değeri sabitlenene kadar beklenilir
6. Probun ucu saf su ile yıkanır
7. Cihaz açma kapama düğmesinden kapatılır

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH:

. .20

HAZIRLAYAN

Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL

Öğretim Üyesi

TARİH:

. .20

KONTROL EDEN

Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY

Kalite Komisyonu Başkanı

TARİH:

. .20

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Nuran AYSUL

Müdür