



İNKÜBATÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

İnkübatör cihazının doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat inkübatör cihazlarını kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.
2. Cihazın üzerindeki “set” tuşuna basılı tutarak düğme yardımı ile sıcaklık ayarlamasını yapınız.
3. Cihazın kapağını açarak numuneyi yerleştiriniz.
4. İşlem bittikten sonra numuneyi çıkartınız
5. İşlem sonrasında on/off düğmesine basarak cihazı kapatınız.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: ..20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: ..20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: ..20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür