



**MANYETİK KARIŞTIRICI KULLANMA
TALİMATI**

1. AMAÇ

Manyetik karıştırıcı doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat manyetik karıştırıcıları kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Elektrik bağlantıları kontrol edilir
2. Cihaz, Power düğmesi On konumuna getirilerek çalıştırılır
3. Isıtılmak ve karıştırılmak istenen kap (dibi yuvarlak) cihazın haznesine yerleştirilir
4. Karıştırma işlemi için kap içerisine magnetik çubuk (balık) konur
5. Isıtma işlemi için, ısıtma düğmesi saat yönünde döndürülerek istenilen değere ayarlanır.
6. Karıştırma işlemi için , karıştırma hızı düğmenin saat yönünde döndürülmesi ile ayarlanır.
7. İşlem süresi sonunda karıştırma ve ısıtma hızını kontrol eden düğmeler “0” konumuna getirilir
8. Cihazın Power düğmesi Off konumuna getirilerek kapatılır

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: ..20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: ..20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: ..20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür