



OPTİK MİKROSKOP KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

Optik mikroskobun doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat optik mikroskopları kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Açma / Kapama düğmesini çevirerek cihazı açınız.
2. Görüntü alınacak numuneyi, numune inceleme tablasına yerleştiriniz.
3. Okülerden, numuneye bakarak, net bir şekilde görülecek şekilde görüntüyü odaklayınız ve ışık ayarını yapınız.
4. Farklı büyütme seçeneklerinde inceleme yapabilmek için, mercekleri dikkatlice çeviriniz ve görüntüyü yeniden odaklayınız.
5. İnceleme bittiğinde, ışığı kapatınız ve açma kapama düğmesini çevirerek cihazı kapatınız.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: ..20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: ..20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: ..20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür