



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU

TA-GL17/R00/00

OTOKLAV KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

Otoklavın doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat otoklavları kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Otoklavı çalıştırmadan önce atık ve hava kontrol edilmelidir
3. Cihazın açma anahtarı ileri çevrilerek cihaz açılmalıdır.
4. Cihazın içerisindeki su kontrol edilmeli eksik ise ilave edilmelidir.
5. Otoklavda kullanılacak su saf su veya deiyonize su olmalıdır.
6. Sepetleri içine malzemeleri yerleştirilerek yerine koyunuz.
7. Kapağı kapatıp kilit düğmesini çekiniz.
8. Cihazın ön panelinde bulunan ekrandan yüklenen malzemeye uygun programı seçip ayarlamaları yaparak çalıştırınız.
9. İşlem tamamlandığında cihaz uyarı verecektir. Öncesinde kapağı açmaya çalışmayınız.
10. Cihaz soğuduktan sonra kapağı açınız

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: ..20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: ..20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: ..20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür