



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU

TA-GL18/R00/00

**OTOMATİK PİPET KULLANMA
TALİMATI**

1. AMAÇ

Otomatik pipetlerin doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat otomatik pipetleri kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Pipetler ayarlı hacimleri aralığında kullanılmalı, hacimleri altında veya üstünde hacim çekilmeye çalışılmamalıdır.
2. Pipetlere uygun tipte uç kullanılmalıdır.
3. Pipet ile hacim çekileceği zaman pipetin üst kısmındaki pistonu ilk kademeye kadar basılmalı, yavaş yavaş sıvı çekilmeli ve boşaltacağı zaman piston ikinci kademeye kadar bastırılmalıdır.
4. Pipet ile hacim çekileceği zaman pipet dik konumda tutulmalıdır, yatay konumda hacim çekilmemelidir.
5. Pipete hava çekilmemesine azami dikkat gösterilmelidir.
6. Pipete alınan sıvı, tüp ya da şişenin iç duvarından akıtılarak bırakılmalıdır.
7. Pipetlerin bakımı ve kalibrasyonu rutin olarak yapılmalıdır.
8. Arıza veya olumsuz bir durum karşısında laboratuvar sorumlusuna haber verilmelidir

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: ..20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: ..20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: ..20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür