



pH METRE KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

pH metrenin doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat pH metreleri kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarında çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Cihazın ön panelinde bulunan on/off butonuna basarak açınız.
3. Elektrodu dikkatli bir şekilde saklama kabından çıkarıp, saf su ile yıkayınız.
4. Elektrodu çözeltinin içerisine daldırın, “Read” butonuna basınız.
5. Ekrandaki pH değerini okuyunuz.
6. Çalışma bittikten sonra elektrodun ucunu destile su ile temizleyin, kurulayın ve elektrolit çözeltisi (KCl) içerisinde muhafaza edin.
7. Cihazı kapatın

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: . .20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: . .20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: . .20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür