



REFRAKTOMETRE KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

Refraktometrenin doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat refraktometreleri kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarıda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Cihaz fişini prize takınız.
2. “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı çalıştırınız.
3. Cihaz kapağını açınız.
4. Kalibrasyon kontrolü ve temizlik için cam prizma yüzeyini kaplayacak şekilde yeterli miktarda saf su ekleyiniz.
5. Cihazın kapağını kapatarak dokunmatik ekran üzerinden “Start” butonuna tıklayınız. Okuma sırasında “Start” butonu “Reset” butonuna dönüşecektir. İşlemi durdurmak için “Reset” butonuna tıklayınız.
6. Okunan Brix ve kırılma indisi değerlerini kaydediniz.
7. Prizma yüzeyini temizleyip kuruladıktan sonra aynı işlemleri örnek için tekrarlayınız.
8. Değerleri kaydettikten sonra, prizma yüzeyini saf su ile temizleyip kurulayınız.
9. Örneği prizma üzerine eklerken, yüzeyi çizmemeye dikkat ediniz.
10. Ölçme işlemi sona erdiğinde “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı kapatınız.
11. Cihaz fişini prizden çıkarınız.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: . .20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: . .20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: . .20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür