



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU

TA-GL21/R00/00

**ROTARY EVAPORATÖR CİHAZI
KULLANMA TALİMATI**

1. AMAÇ

Rotary evaporatör cihazının doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat rotary evaporatör cihazlarını kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarında çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Vakum pompası kontrol paneli açılır
2. Set tuşuna basılarak istenilen vakum ayarlanır
3. Rotary evaporatör açılır
4. Su banyosu açılır, sıcaklık ayarı yapılır
5. İstenilen dönüş hızı seçilerek konsantrasyon işlemi gerçekleştirilir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: ..20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: ..20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: ..20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür