



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU

TA-GL22/R00/00

SAF SU CİHAZI KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

Saf su cihazının doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat saf su cihazlarını kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Cihaz şebeke suyuna bağlı olduğundan, şebeke suyuna bağlı olan musluğu açınız.
3. Cihazın arkasında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
4. Cihazın dolu olup olmadığını kontrol ederek, kendi musluğunu açarak suyu alabilirsiniz.
5. İşleminizi tamamladıktan sonra cihazın kendi musluğunu kapatınız.
6. Açma/kapama düğmesinden kapatınız.
7. Şebeke suyuna bağlı musluğu kapatınız

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH:

. .20

HAZIRLAYAN

Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL

Öğretim Üyesi

TARİH:

. .20

KONTROL EDEN

Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY

Kalite Komisyonu Başkanı

TARİH:

. .20

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Nuran AYSUL

Müdür