



SANTRİFÜJ KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

Santrifüj cihazının doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat santrifüj cihazlarını kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvar da çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Cihazın elektrik fişini uygun bir prize takınız ve ön kısmında bulunan POWER düğmesine basarak çalıştırınız.
2. Cihazın kapağını "lid" düğmesine basarak açınız. Uygun rotoru yerleştirerek sıkıştırınız.
3. Örneklerinizi rotora uygun tüplerde tartarak karşılıklı olarak yerleştiriniz, rotor ve santrifüj kapaklarını kapatınız (Dikkat: Örneklerin ağırlıkları, rotor dengesi için aynı olmalıdır).
4. Cihazın ön kısmında bulunan tuşları kullanarak dönme hızını ve süresini ayarladıktan sonra "start" tuşuna basarak santrifüjleme işlemini başlatınız.
5. Santrifüjleme işlemi tamamlanınca (bip sesi), öncelikle cihazın devir göstergesinin "0" olmasını bekleyiniz, daha sonra "lid" düğmesini kullanarak cihazın kapağını açınız.
6. Örneğinizi dikkatlice cihazdan çıkarınız.
7. Cihaz veya rotorda herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz ve cihazın kapağını kapatınız.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: ..20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: ..20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: ..20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür