



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU

TA-GL24/R00/00

SPEKTROFOTOMETRE KULLANMA
TALİMATI

1. AMAÇ

Spektrofotometre cihazının doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat spektrofotometre cihazlarını kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Bilgisayar destekli çalışılacak ise önce software çalıştırılır.
2. Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden açılır.
3. Cihazın açılmasıyla cihaz tarafından 10 parametrenin kontrolü yapılır. Bu esnada herhangi bir işlem yapılmaz.
4. Kontrol işlemi bittikten sonra ana menü de çalışmanın amacına uygun olanı seçilir.
5. Daha sonra gelen ekranda F1 tuşu yardımıyla çalışmaya uygun parametreler (örn: Dalgaboyu) girilir.
6. Ölçümler bittikten sonra blank küveti çıkartılır.
7. Ekrandaki pencereden ana menüye dönülür.
8. Cihaz arkasında bulunan açma/kapama düğmesinden kapatılır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: . .20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: . .20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: . .20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür