



**SU AKTİVİTESİ TAYİN CİHAZI
KULLANMA TALİMATI**

1. AMAÇ

Su aktivitesi tayin cihazının doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat su aktivitesi tayin cihazlarını kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvar da çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Cihaz fişini prize takınız.
2. “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı çalıştırınız.
3. Cihaz üzerindeki tuşlar kullanarak ekran yönlendirmesi ile uygun programı seçiniz.
4. Cihaz kapağını açınız.
5. Örnek kabına koyduğunuz örneğinizi öndeki hazneye örnek kabının kapağını kapatmaksızın yerleştiriniz.
6. Cihazın kapağını kapatarak “Start/Stop” tuşuna basınız. Gerektiğinde işlemi durdurmak için “Start/Stop” tuşuna tekrar basınız.
7. Okunan değeri kaydediniz.
8. Cihaz kapağını açarak örneğinizi alınız.
9. Ölçme işlemi sona erdiğinde “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı kapatınız.
10. Cihaz fişini prizden çıkarınız.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: . .20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: . .20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: . .20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür