



**T.C.**  
**AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ**  
**KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU**

**TA-GL26/R00/00**

**SU BANYOSU KULLANMA TALİMATI**

**1.AMAÇ**

Su banyosunun doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

**2. KAPSAM**

Bu talimat su banyolarını kapsar.

**3. SORUMLULAR**

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu,Bölüm Başkanı

**4. UYGULAMALAR**

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
3. Çalkalama için manyetik balığı (manyetik barı) iç haznenin ortasında yerleştiriniz.
4. Su eklendikten sonra çalkalama düğmesi ile açılarak hızı kontrol edilmelidir.
5. Cihaz her çalışma öncesinde haznedeki su seviyesi açısından kontrol edilmelidir.
6. Haznedeki su distile su olmalıdır.
7. Termometre bulunan butonuna bastıktan sonra değer artırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen sıcaklığı ayarlayınız ve enter butonuna basınız.
8. “Start” butonuna basıp cihazı çalıştırınız

**5. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TARİH:</b><br>. .20 | <b>HAZIRLAYAN</b><br>Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL<br>Öğretim Üyesi                            |
| <b>TARİH:</b><br>. .20 | <b>KONTROL EDEN</b><br>Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY<br>Kalite Komisyonu Başkanı |
| <b>TARİH:</b><br>. .20 | <b>ONAYLAYAN</b><br>Prof. Dr. Nuran AYSUL<br>Müdür                                     |