



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU

TA-GL27/R00/00

**TEPSİLİ KURUTUCU KULLANMA
TALİMATI**

1. AMAÇ

Tepsili kurutucunun doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat tepsili kurutucuları kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Cihazın fişini takınız
2. Kurutulmak istenilen ürünleri tepsilere yerleştiriniz
3. Cihazın üstünde yer alan düğmeler yardımıyla sıcaklık ve süre ayarlaması yapınız
4. Süre sonunda sıcaklık ve süre süre düğmelerin, ilk konumuna getirerek örnekleri tepsilerden alınız
5. Cihazın fişini çekiniz

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH:

. .20

HAZIRLAYAN

Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL

Öğretim Üyesi

TARİH:

. .20

KONTROL EDEN

Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY

Kalite Komisyonu Başkanı

TARİH:

. .20

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Nuran AYSUL

Müdür