



**ULTRASONİK SU BANYOSU KULLANMA
TALİMATI**

1. AMAÇ

Ultrasonik su banyosunun doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat ultrasonik su banyolarını kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Su seviyesinin MIN HEATING LEVEL ile OPERATING LEVEL arasında olmasına dikkat ediniz. Su yetersiz ise saf su ekleyiniz.
2. Cihazın güç kablosunu takınız.
3. Cihazın ON/OFF tuşundan açınız.
4. SET tuşuna basarak TIMER, SET TEMPERATURE, POWER değerlerini aşağı yukarı tuşuna basarak ayarlayınız.
5. Isıtmayı yapmak için HEATING ON/OFF tuşuna basınız.
6. İstenilen değerleri belirledikten sonra ultrasonik çalışMa için UTA tuşuna basınız.
7. SET TEMPERATURE değerine kadar HEATING aktiftir.
8. Proses sonunda ON/OFF düğmesinden cihazı kapatınız.
9. Güç kablosunu prizden çıkarınız.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: . .20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: . .20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: . .20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür