



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU

TA-GL29/R00/00

VAKUM POMPASI KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

Vakum pompasının doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat vakum pompalarını kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Pompayı düzgün bir yüzeye yerleştiriniz
2. Pompanın fişini takınız
3. Vakuma dayanıklı hortumla hortum bağlantılarını yapınız
4. Pompayı hava sirkülasyonu mümkün olan yerde çalıştırınız
5. “1” düğmesine basarak pompayı çalıştırınız
6. İş bitiminde 0 a getiriniz düğmeyi ve pompanın fişini çekiniz

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH:

. .20

HAZIRLAYAN

Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL

Öğretim Üyesi

TARİH:

. .20

KONTROL EDEN

Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY

Kalite Komisyonu Başkanı

TARİH:

. .20

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Nuran AYSUL

Müdür