



VORTEKS KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

Vorteksin doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat vorteksleri kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu

4. UYGULAMALAR

1. Cihazın ön tarafında bulunan düğmeyi Açık konuma getirin.
2. Cihaz üzerinde bulunan hız ve çalışma şeklini belirleyen düğmelerden gerekli ayarlamaları yapın
3. Tüpleri sıvının çıkabileceği en yüksek seviyesinden tutarak kullanınız
4. Cihaz önünde bulunan açma/kapama düğmesinden kapatın

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: . .20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: . .20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: . .20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür